

Desinfektionsmittel am DRFZ

Diese Information dient nur als Übersicht, sobald mit S1 oder S2 Arbeiten nach Gentech. bzw. Biostoffverordnung begonnen wird, ist immer der geltende Hygieneplan hinzuzuziehen (Intranet: job safety oder S2 work).



Produktinformation: Sterilium classic, Händedesinfektion

Verwendung: Ausschließlich für die Desinfektion der Hände.

Anwendung: 2-3 Hübe Desinfektion aus dem Wandspender in die trockenen Hände geben und 30 Sekunden einreiben (vor allem die Fingerzwischenräume, Nagelfalze und Handgelenke einbeziehen) und anschließend trocknen lassen.



Produktinformation: 2% B15, Oberflächendesinfektion

Verwendung: Für Oberflächen;
für Geräte;
für Sterilbänke;
für Fußböden.

Vorrat : EG.: Raum: 0.01 1OG.: Raum: 1.06
2OG.: Raum: 2.29/30 3OG.: Raum: 3.30

Anwendung: Zum Desinfizieren wird ein Labortuch mit B15 getränkt.
Mit diesem getränktem Tuch werden nun Oberflächen, Geräte etc. desinfiziert.
Bei Kontaminationen (wie Blutspritze, -lachen etc.) wird die Flüssigkeit mit einem Labortuch aufgenommen und in den Autoklaviermüll überführt. Anschließend wird die kontaminierte Oberfläche oder Gegenstand mit einem B15 getränktem Labortuch wischdesinfiziert.



Produktinformation: 70% Ethanol
Oberflächendesinfektion (für kleine Oberflächen)

Verwendung: Nur in Spritzflaschen! Sprühflaschen sind verboten!
Nur für die Desinfektion von Mäusen und von Gegenständen die unter die Sterilbank gelegt werden müssen.

Vorrat : Raum: 2.28, in der linken Schublade, unter dem chemischen Abzug.

Anwendung: Das Ethanol wird auf ein Labortuch aufgetragen und mit dem Tuch wird der Gegenstand desinfiziert.